

信号放大液说明书

【产品名称】

信号放大液

【产品简介】

本产品用于基于酪胺信号放大技术（TSA）的多重荧光标记免疫组化染色，可明显增强荧光染色的强度。建议配合媛禧生物的荧光染料使用。

【货号及规格】

货号	A10014-12	A10014-30	A10014-60
规格	12ml	30ml	60ml

【使用方法】

试剂的稀释：使用信号放大液按 1:100~1:200 稀释染料制备染料工作液（现配现用）。
具体实验步骤参考媛禧生物多重荧光免疫组化染色试剂盒说明书。

【保存条件及有效期】

2-8℃储存，有效期为 12 个月；生产日期见产品外包装。

【注意事项】

- 1.开始实验前，应仔细阅读此说明书。
- 2.本试剂只用于免疫组化，不做其他用途。
- 3.应采用适当的防护措施，以避免试剂同皮肤和眼睛接触。如不慎接触到敏感区域，立即用大量清水冲洗。
- 4.超过有效期的试剂活性可能降低，因此请在试剂有效期内使用。
- 5.为了防止可能出现的假阴性、假阳性结果，实验过程中需有阳性对照及阴性对照同时进行。

【相关染料产品】

编号	名称	激发波长（nm）	发射波长（nm）	相似荧光染料
1	Neo-TSA520	488	519	FITC/AF488/Opal520
2	Neo-TSA540	517	542	AF514/Opal540
3	Neo-TSA570	555	570	Cy3/AF555/Opal570
4	Neo-TSA620	590	618	AF594/Opal620
5	Neo-TSA650	630	650	Opal650
6	Neo-TSA670	650	670	Cy5/AF647/Opal670
7	Neo-TSA700	682	702	Cy5.5/Opal690

【基本信息】

生产企业：上海媛禧生物科技有限公司

联系电话：021-58086682

电子邮箱：info@yuanxibio.com

【说明书批准日期】

2019 年 9 月